

# 嫌気指示薬W NEW



## 酸素の有無を 色で素早く 確認できます



- 角型ジャーの気密性確認のため、アネロパック(パウチ)・ケンキには嫌気指示薬のご使用をお勧めします。
- 常温にてお届け致しますが、到着後は直ちに冷蔵庫に入れ、15℃以下で保存してください。
- 錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。
- 嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。
- 脱酸素包装開封後は、アネロパックとともに直ちに角型ジャーに投入し、ジャーを密閉してください。

アネロパック・ケンキ(高温菌用)、アネロパック・ケンキ5%には不向きです。

POINT

**嫌気状態を素早く  
確認することができます**

従来の嫌気指示薬と比較し、酸素なしへの色変化が速いため(嫌気到達後1時間以内)、嫌気状態を素早く確認できます。

※指示薬の変色速度は、大気中での放置時間や、容器内の培養の種類によって異なりますので、ご注意ください。

【製造元】 三菱ガス化学株式会社

〒100-8324 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル  
TEL.03-3283-4867  
webサイト●<https://www.mgc.co.jp/> メールアドレス●[anaeropack@mgc.co.jp](mailto:anaeropack@mgc.co.jp)

【販売】 株式会社スギヤマゲン

since 1932  
〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9  
TEL.03-3814-0285 FAX.03-3815-3045  
webサイト●<https://www.sugiyama-gen.co.jp/> メールアドレス●[mail@sugiyama-gen.co.jp](mailto:mail@sugiyama-gen.co.jp)